

# 3M™ Clean-Trace™ Surface Protéine

Test stylo pour les auto - contrôles HACCP

## Fiche Technique

### Description

Le test 3M™ Clean-Trace™ Surface Protéine permet d'évaluer rapidement le niveau de propreté après nettoyage de matériels et de surfaces en contact avec des denrées alimentaires.

L'utilisation du test 3M™ Clean-Trace™ Surface Protéine est particulièrement recommandé pour le petit matériel, les trancheurs et plans de travail.

### Avantages


- Fiable, simple et rapide à utiliser, s'intègre parfaitement au quotidien dans votre démarche HACCP
- Très simple à manipuler, peut être utilisé par tous les opérateurs
- Permet de valider l'efficacité des procédures de nettoyage
- Détecte la présence de protéines à partir de 50µg/cm<sup>2</sup>
- Résultats rapides, dans les 10 minutes qui suivent le test

### Utilisation

Ce test permet de détecter la présence de résidus protéiques ou de sucres réducteurs sur les surfaces et d'évaluer ainsi les risques de développement microbiens, biofilms inclus.

- Sortir l'écouvillon du tube
- Ecouvillonner la surface à tester sur 10cm<sup>2</sup> environ
- Enfoncer à fond l'écouvillon dans la solution et agiter légèrement
- Attendre 10 minutes et contrôler le résultat

### Interprétation colorimétrique

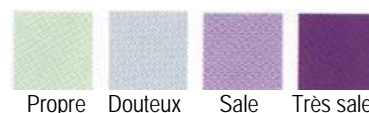

### Précautions d'emploi

Eviter de toucher la surface de l'écouvillon à mains nues pour ne pas interférer avec le test.  
Ne pas utiliser après la date d'expiration.

### Caractéristiques

Propriété	Valeur nominale
Poids net par carton	0.338 kg
Poids brut par carton	0.5622 kg
Dimensions (mm)	230 * 145 * 75
Quantité	50 écouvillons par carton

### Précautions de stockage

Ne pas congeler

Durée de conservation :

- 14 mois à partir de la date de fabrication indiquée sur l'emballage pour un stockage entre 2 et 25°C
- 2 semaines pour un stockage entre 26 et 35°C

### 3M Sécurité Sanitaire des Aliments

Boulevard de L'Oise. 95006 Cergy Pontoise Cedex  
Tél. : 01.30.31.64.18 Fax : 01.30.31.75.63